

☆双眼実体顕微鏡の使い方☆

◇双眼実体顕微鏡の倍率は () 倍程度。

◇倍率は、「() の倍率 × () の倍率」で求める。

◇ステージには白色の面と黒色の面があるため、観察するものが見やすい面を選ぶ。

☆各部分の名称を覚えよう♪

a ()

b ()

c ()


d ()

e ()

f ()

g ()

h ()

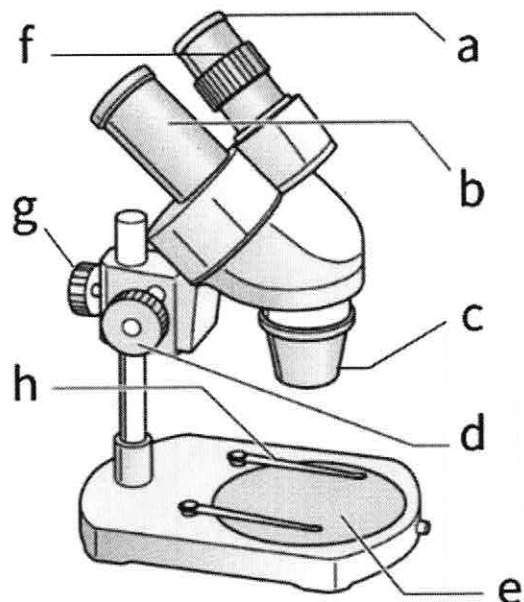

☆双眼実体顕微鏡の使い方の手順を知ろう♪

①左右の () を動かし、接眼レンズの幅を目の幅に合わせる。

②観察するものをステージにのせ、() をゆるめて鏡筒を上下に動かし、およそのピントを合わせる。

③右目でのぞきながら () を回し、ピントを合わせる。

④左目でのぞきながら () を回し、ピントを合わせる。

※注意 ⚠：粗動ねじをゆるめるときには、一方の手で鏡筒を下から支える！！